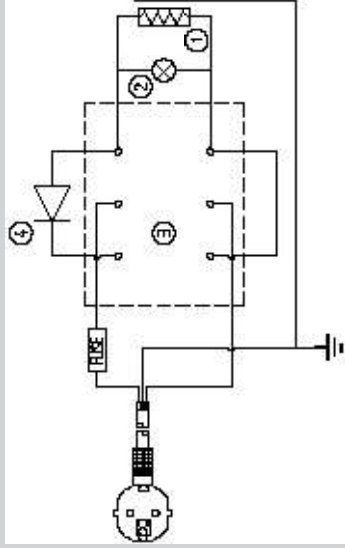


**ESQUEMA ELÉCTRICO / ELECTRIC DIAGRAM**

1- Resistencia calefactora.

1- Heating element.

2- Piloto.

2- Lamp.

3- Conmutador bipolar, 2 posiciones + 0.

3- Bipolar switch, two positions + 0.

4- Diodo.

4- Diode.

**PRECAUCIÓN**

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el equipo.

No toque la resistencia calefactora. Por su elevada temperatura puede provocar quemaduras.

No ponga en marcha el equipo sin conectar la toma de tierra.

**CAUTION**

Read these instructions carefully before installing and starting up the equipment.

Do not touch the heating element. Burns can be caused due to its high temperature.

Do not use the equipment if it is not earthed.

**COMPONENTES DE RECAMBIO / SPARE PARTS**

DESCRIPCIÓN	COD.	DESCRIPTION	COD.
Cable + selector	7006	Cable + selector	7006
MANTA 100 ml.	41007	MANTLES 100 ml	41007
MANTA 250 ml.	41001	MANTLES 250 ml.	41001
MANTA 500 ml.	41002	MANTLES 500 ml.	41002
MANTA 1000 ml.	41003	MANTLES 1000 ml.	41003
MANTA 2000 ml.	41004	MANTLES 2000 ml.	41004
MANTA 3000 ml.	41008	MANTLES 3000 ml.	41008
MANTA 5000 ml.	41005	MANTLES 5000 ml.	41005
MANTA 10.000 ml.	41006	MANTLES 10.000 ml.	41006
MANTA 20.000 ml.	41010	MANTLES 20.000 ml.	41010

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / STATEMENT OF CONFORMITY**

J.P. SELECTA, s.a.u. declara que estos equipos /  
J.P. SELECTA, s.a.u. declares that these equipment:

Cumplen las directivas / Meet the directives:  
2014/35/CE 2014/80/UE

Normas aplicadas / Standards applied:  
EN61010-1

**LIMITES DE GARANTÍA / WARRANTY LIMITATION**

Este producto tiene un período de garantía de un año.  
La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. SELECTA, s.a.u.


*This product is guaranteed for one year. The guarantees does not cover damages caused by a misuse of the equipment or for reasons beyond J.P. SELECTA, s.a.u.*

**ACCESORIOS**

Varilla soporte en dur-aluminio, de Ø 12mm. 700mm largo  
Código 6000270

**ACCESSORIES**

Stand bar, in Duraluminium, Ø 12mm. 700mm length.  
Code: 6000270

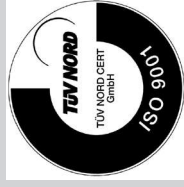**MANTAS CALEFACTORAS PARA MATRACES****HEATING MANTLES FOR FLASKS**

“Fibroman-C”

3003141	3003142
3003145	3031410
3031420	3031430
3031440	3031450
3031460	3314100
	3314200*

\*La manta código 3314200 se suministra sin caja de control de las 2 potencias y sin interruptor.

\*The mantle part no 3314200 is supplied without the 2 position controller and the switch.

JP SELECTA s.a.u.

Autovía A2 km585,1 08630 Abreva (Barcelona) España

Tel. (34) 937700877 mail: selecta@jpsselecta.es web: www.grupo-selecta.com

Código/ Code	Capacidad /Capacity ml	Potencia /Power W	Peso/Weight (Kg.)
3003141	100	125	0.8
3003142	250	120	0.9
3003145	500	250	1
3031410	1000	475	1.2
3031420	2000	700	1.8
3031430	3000	750	2
3031450	5000	1500	3
3314100	10000	2250	4.5
3314200	20000	2800	11

## PRESTACIONES

- Temperatura hasta 450°C en la superficie de la manta.
- Para matraces esféricos de 100ml. a 20.000ml.
- Tejidas en lana mineral de fibra de vidrio trenzada, exentas de amianto.
- Elemento calefactor distribuido uniformemente por todo el cuerpo del casquete.
- Dos potencias para seleccionar.

## FEATURES

- Temperature up to 450°C on mantle surface.
- For spheric flasks from 100ml to 20.000ml.
- Woven mineral glass fiber, fully free of asbestos.
- Heating element evenly distributed through the body of the mantle.
- Two power selector.

## Aviso a los clientes


El producto se compone de varios componentes y diversos materiales que deben reciclarse o, en su defecto, depositarse en los sitios correspondientes de eliminación de escombros cuando la vida del producto se ha completado o cuando, de lo contrario, es necesario descharlo. Para ello, el usuario final que adquiere el producto debe conocer la normativa vigente de cada municipio y / o localidad en función de los residuos eléctricos y electrónicos. El usuario que adquiere este producto debe conocer y ser responsable de los posibles efectos de los componentes sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la presencia de sustancias peligrosas. Nunca coloque el producto en un contenedor convencional de alcance ciudadano si es un desmantelamiento previo y conocimiento de los componentes que incorpora. Si no conoce el procedimiento a seguir, consulte con el ayuntamiento de su ciudad para obtener más información.

## Notice to customers:

The product is made up of various components and various materials that must be recycled or, failing that, deposited in the corresponding debris removal sites when the product's life has been completed or when otherwise it is necessary to dispose of it. To do this, the end user who acquires the product must know the current regulations of each municipality and / or locality based on the waste electrical and electronic equipment. The user who acquires this product must be aware of and responsible for the potential effects of the components on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances. Never place the product in a conventional container of citizen scope if a previous dismantling and knowledge of the components that incorporates. If you do not know the procedure to follow, consult with the city council for more information.

- 1.- Conmutador bipolar, 2 posiciones +0
- 2.- Elemento calefactor

- 1.- Bipolar switch, two positions + 0
- 2.- Heating element

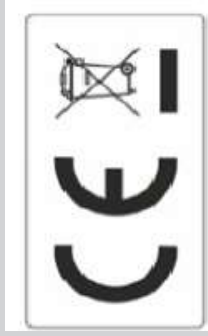

## INSTRUCCIONES

- Durante la primera puesta en marcha, se observará que la manta desprende humo y un olor característico, debido a los aprestos del tejido calefactor. Estas circunstancias son completamente normales y desaparecerán transcurrido un breve periodo de tiempo.
- Utilice matraces que se ajusten al tamaño de la manta.
- Evite derramar líquidos sobre la superficie de la manta, puesto que supone la destrucción inmediata de la misma.
- Asegúrese de que la tensión de red eléctrica corresponde a la que figura en la placa de características de la manta.
- Para su seguridad compruebe que la toma de red posee conexión a tierra.
- Accionar el interruptor principal (1) seleccionando el 50% o el 100% de la potencia.

## INSTRUCTIONS

- During the first starting up, you will observe that the heating mantle gives off some fumes and a characteristic smell; it is due to the dressing of the heating material. These circumstances are completely normal and will disappear in a period of time.
- It is recommended to use adjustable flasks with the mantle.
- Avoid spilling liquids on the heating material surface, since it means the immediate damage of the mantle.
- Make sure that the mains power corresponds to the one indicated on the description plate.
- For your safety, do not switch on the apparatus if it is not earthed.
- Turn on the main switch «POWER» (1) on selecting the desired power (50% or 100%).