


ESQUEMA ELÉCTRICO / ELECTRIC DIAGRAM

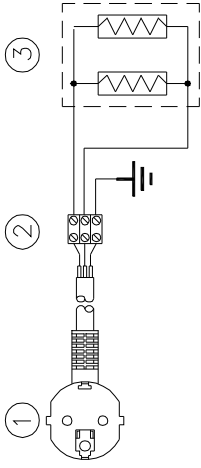

- 1- Cable de red. 1- Power supply cable.
- 2- Resistencia calefactora. 2- Heating element.
- 3- Interruptor/Selector. 3- Main switch/Selector.

PRECAUCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el aparato.

No tocar la resistencia calefactora. Por su elevada temperatura puede provocar quemaduras.

No ponga en marcha el aparato sin conectar la toma de tierra.

CAUTION:

Read these instructions carefully before installing and starting up the equipment.

Do not touch the heating element. Burns can be caused due to its high temperature.

Do not use the equipment if it is not earthed.

COMPONENTES DE RECAMBIO / SPARE PARTS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:	COD.
Cable + selector	7006
MANTA / MANTLE 1.000 ml.	41013
MANTA / MANTLE 2.000 ml.	41014
MANTA / MANTLE 5.000 ml.	41015
MANTA / MANTLE 10.000 ml.	41016
MANTA / MANTLE 20.000 ml.	41019

Límites de garantía / Warranty limitation


Este producto tiene un periodo de garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. SELECTA, s.a.

This product is guaranteed for one year. The guarantees does not cover damaged caused by misuse of the equipment or outside causes to J.P. SELECTA, s.a.

Cod.:80.043



J.P. SELECTA, s.a. Ctra. NII Km 585,1 ABREERA 08630 (Barcelona) SPAIN
Tel.: (34) 3 770 08 77 Fax.: (34) 3 770 23 62

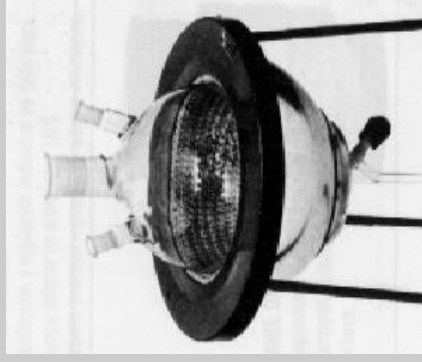

MANTAS CALEFACTORAS PARA MATRACES

“Fibroman-O”

HEATING MANTLES FOR FLASKS

Códigos: / Codes:

3049110 3049120
3049150 3491100
3491200

Código:	3049110	3049120	3049150	3491100	3491200
Capacidad: Capacity(ml.)	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000
Consumo: Power(W)	380	500	800	1.300	2.000
Peso: Weight(Kg.)	1,5	2,5:	3,5	5	13
Ø Salida Ø Hole(mm.)	80	80	90	90	120
Altura Height(mm.)	340	360	380	430	360

PRESTACIONES:


- Temperatura hasta 450°C en la superficie de la manta.
- Para matraces esféricos de 1.000ml. hasta 20.000ml.
- Tejidas en lana mineral de fibra de vidrio trenzada. Exentas de amianto.
- Elemento calefactor distribuido uniformemente por todo el cuerpo del casquete.
- Tres potencias seleccionables.
- Orificio para reactores con salida inferior.

FEATURES:

- *Temperature up to 450°C on the mantle surface.*
- *For spheric flasks from 100ml. to 2.000ml.*
- *Woven mineral glass fiber, fully free of asbestos.*
- *Heating element evenly distributed throughout the body of the mantle.*
- *Three power selector.*
- *Vent for reactors with lower outlet.*

Localización partes

- 1- Elemento calefactor.
- 2. Tripode.

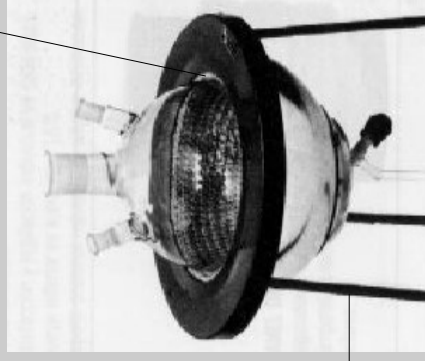

Parts location:

- 1- Heating element.
- 2. Tripod.

INSTRUCCIONES:

- Durante la primera puesta en marcha, se observará que la manta desprende humo y un olor característico, debido a los aprestos del tejido calefactor. Estas circunstancias son completamente normales y desaparecerán transcurrido un breve período de tiempo.
- Utilice matraces que se ajusten al tamaño de la manta.
- Evite derramar líquidos sobre la superficie de la manta, puesto que supone la destrucción inmediata de la misma.
- Asegúrese de que la tensión de red eléctrica corresponde a la que figura en la placa de características de la manta.
- Para su seguridad compruebe que la toma de red posee conexión a tierra.
- Accionar el interruptor principal (1) seleccionando una de las tres potencias.

INSTRUCTIONS:

- *During the first starting up, you will observe that the heating mantle gives off some fumes and a characteristic smell; it is due to the dressing of the heating material. These circumstances are completely normal and will disappear in a period of time.*
- *It is recommended to use flask suited to mantle size.*
- *Avoid spilling liquids on the heating material surface, since it means the immediate damage of the mantle.*
- *Make sure that the mains power corresponds to the one indicated on the description plate.*
- *For your safety, do not switch on the apparatus if it is not earthed.*
- *Turn on the main switch «POWER» (1) on selecting the desired power.*