

3000835

Floculador portátil

PORTABLE FLOCCULATOR



Indice

| | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Especificación | 3 |
| 2. Instalación..... | 3 |
| 3. Partes del equipo..... | 3 |
| 4. Funcionamiento..... | 3 |

Index

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Specifications..... | 4 |
| 2. Instalation | 4 |
| 3. Parts | 4 |
| 4. Operation..... | 4 |

1. Especificación

| | |
|---------------|--|
| Modelo: | 3000835 |
| RPM: | 60...200 |
| Tiempo: | de 1 minuto a 24h ó funcionamiento continuo (TIME=0) |
| Alimentación: | 110-230VAC 50/60Hz 20W |
| | 12VAC 20W (toma mechero automovil) |

2. Instalación

Situar en una superficie plana y nivelada.

Dejar unos 30cm libres alrededor del equipo para permitir la manipulación de los vasos.

Utilizar, preferentemente, un vaso de precipitado de 500ml de forma baja, Ø110 x 145 mm.

3. Partes del equipo



4. Funcionamiento

Pantalla de inicio:

ESC

Establecer la velocidad (rpm):



Aceptar con



Establecer el tiempo (hh:mm:ss):
00-00 para funcionamiento continuo



Aceptar con



Establecer el idioma (ESP, ENG, FRA)



Aceptar con



Iniciar operación

ENTER

Finalizar operación

ESC

(Vuelve a la pantalla de inicio)

Pitido de alarma por exceso de viscosidad.

1. Especifications

| | |
|--------|---|
| Model: | 3000835 |
| RPM | 60...200 |
| Time: | From 1 minute to 24h or continuous operation (TIME=0) |
| Power: | 110-230VAC 50/60Hz 20W |
| | 12VAC 20W (car cigarette lighter outlet) |


2. Instalation

Place on a flat, level surface.

Leave about 30cm free around the equipment to allow manipulation of the vessels.

Use preferably 500ml beakers, low form, Ø110 x 145 mm.

3. Parts

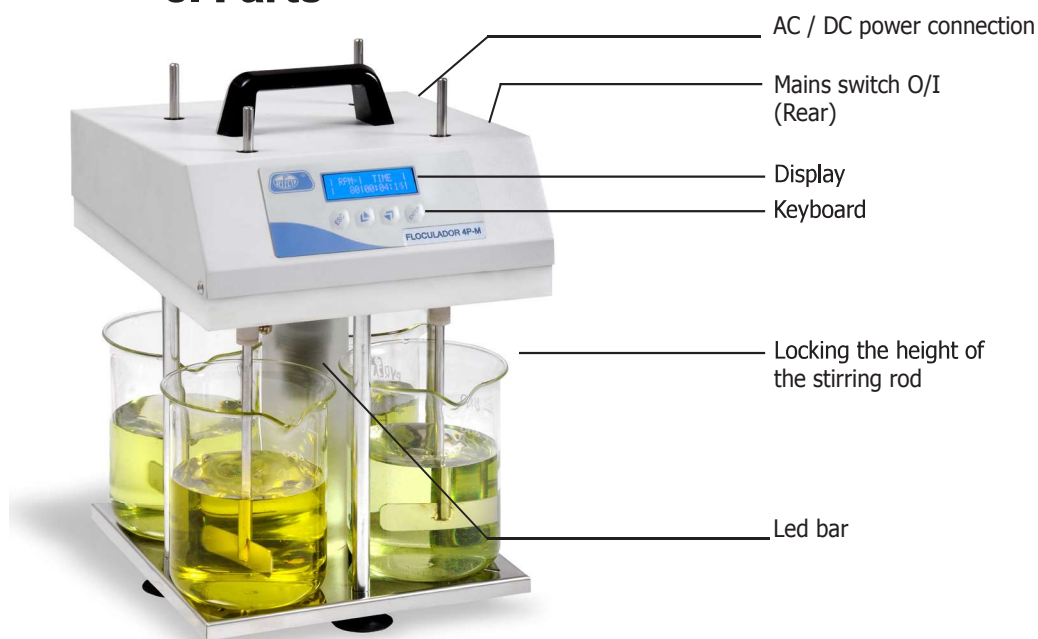

4. Operation

Initial screen:



Set speed (rpm):



Entry value



Set time (hh:mm:ss):
00-00 for continuous operation



Entry value



Set language (ESP, ENG, FRA)



Entry value



Start operation



Stop operation



(Returns to initial screen)

Alarm sounds if viscosity is too high.