



4120113

IMPRESORA DE TINTA

INK PRINTER




Indice

Información General.....	3
1. Lista de Embalaje.....	3
2. Especificación Técnica.....	3
3. Configuración.....	4
4. Instalación Inicial.....	5

Index

General Information.....	6
1. Package List.....	6
2. Technical Data.....	6
3. Configuration.....	7
4. Initial Set Up.....	8

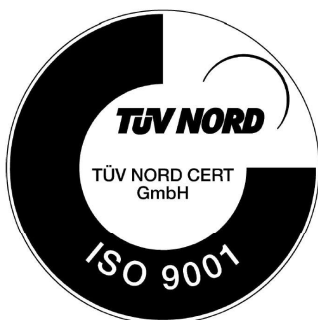



Información General

Manipular el paquete con cuidado. Desembalarlo y comprobar que el contenido coincide con lo indicado en el apartado de la "Lista de embalaje".

Si se observa algún componente dañado o la ausencia de alguno, avisar rápidamente al distribuidor.

No instalar ni utilizar el equipo sin leer, previamente, este manual de instrucciones.

Estas instrucciones forman parte inseparable del equipo y deben estar disponibles a todos los usuarios del equipo.

Ante cualquier duda, consulte con el servicio técnico de J.P. SELECTA, s.a.u.

1. Lista de Embalaje

El equipo se entrega con los siguientes componentes:

- Impresora con rollo de papel de 56mm de ancho.
- Alimentador 5V 3A. (Entrada 230 ó 115 V)
- Cable conexión serie DB-9 (Hembra) /DB-25 (Macho)
- Manual de instrucciones.



2. Especificación Técnica

Comunicación:	Serie estándar RS-232.
Velocidad de comunicación seleccionable:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Papel NO TÉRMICO:	de 56 mm (2 1/4") a 66mm
Cable conexión a:	4120003, 4120007, 5110002, pH-metro 4120100, Conductímetro 4120115, CLORMIC 4120009, Lector de tiras Reader 4120013, contador de células 7121431, autoclaves, estufas ...
Dimensiones (mm):	40 x 60 x 100

3. Configuración


- Configurar la velocidad de comunicaciones situando los microinterruptores en las posiciones siguientes:



- Microinterruptores de configuración.


- Código espectrofotómetros: 4120003, 4120007, 5110002 y los autoclaves.

Velocidad: 9600

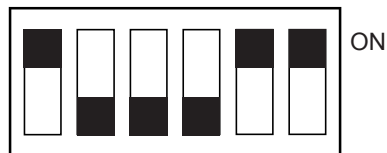


- pH-metro 4120100, Conductímetro 4120115, CLORMIC 4120009, Lector de tiras Reader 4120013.

Velocidad: 1200

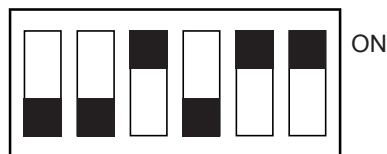


- Contador de células 7121431

Velocidad: 19200

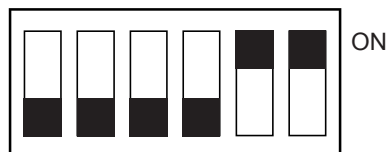

- PRO-NITRO «A» 4002430

Velocidad: 2400






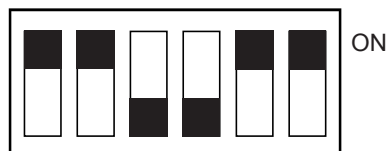


4. Instalación Inicial

Prepare la fuente de alimentación. Compruebe la polaridad de la clavija.
 Conecte la fuente de alimentación a la impresora.







<<Fuente de alimentación

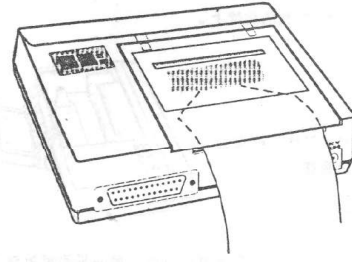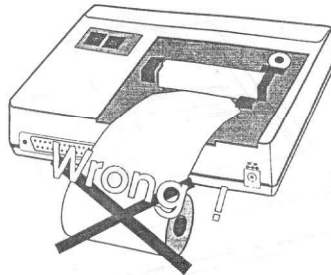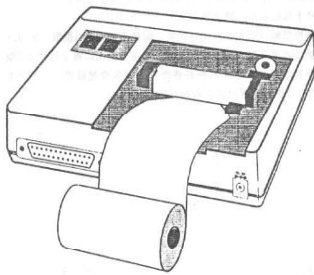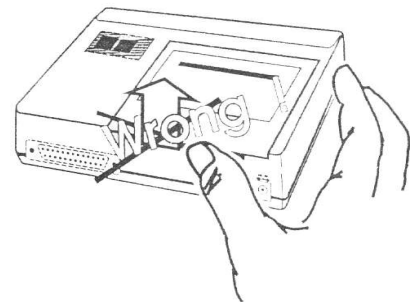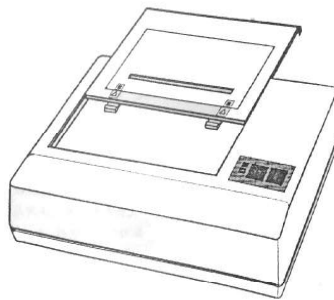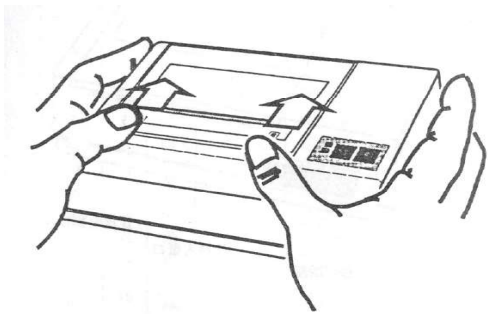

- Para rollos grandes de papel

Tipo cinta:

EPSON ERC - 09P (Color púrpura)
 EPSON ERC - 09B (Color negro)

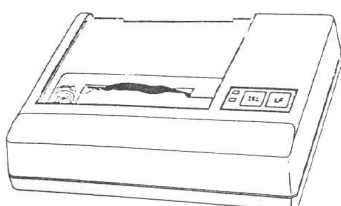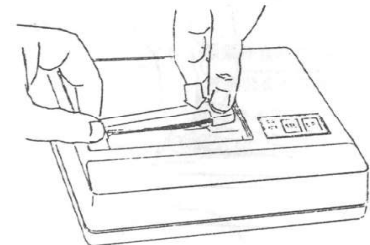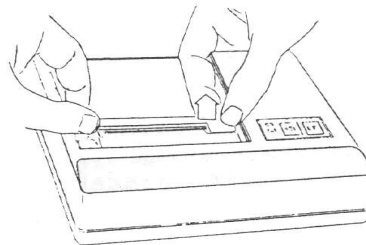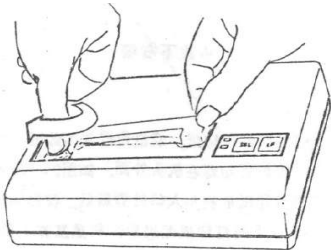

- Para comprobar la impresora, mantenga pulsada la tecla «SEL» mientras conecta la alimentación. La impresora imprimirá la página de prueba.





General information

Handle the parcel with care. Unpack and check that the contents coincide with the packing-list.

If any part is damaged or missing, please advise the distributor immediately.

Do not install or use the equipment without reading this handbook before.

This handbook must always be attached to the equipment and it must be available for all users.

If you have any doubts or enquiries, please contact with your supplier or J.P. Selecta's technical service.

1. Package List

Components supplied with package:

- Printer with paper roll 56mm.
- Power supply 5V 3A. (Mains 230 VAC)
- Connection wire serial DB-9 (Female) /DB-25 (Male)
- Instructions manual.



2. Technical Data

Communication:	Serial standard RS-232
Selectable communication speed:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
NOT THERMAL paper:	56 mm (2 1/4") to 66 mm
Direct connection to:	4120003, 4120007, 5110002, pH-meter 4120100, Conductimeter 4120115, CLORMIC 4120009, Reader 4120013, cell counter 7121431, auto-claves, ovens ...
Dimensions (mm):	40 x 60 x 100

3. Configuration


- Configure the communication speed by placing the microswitches on the suitable positions.



- Configuration microswitch


- Spectrophotometers codes: 4120003, 4120007, 5110002. And also autoclaves.

Speed: 9600

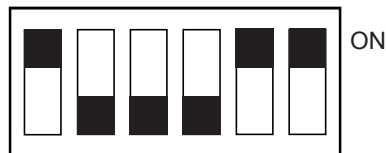


- pH-meter 4120100, Conductimeter 4120115, CLORMIC 4120009, Reader 4120013.

Speed: 1200

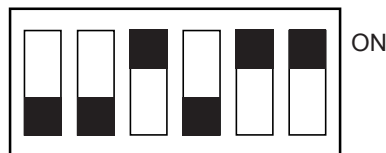


- Cell counter 7121431

Speed: 19200

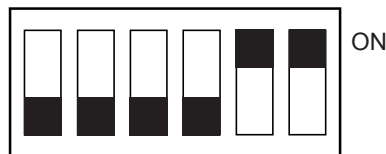

- PRO-NITRO «A» 4002430





Speed: 2400

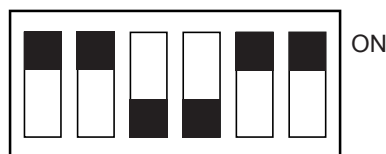

4. Initial Set Up







- Set the power supply. Check the plug polarity.

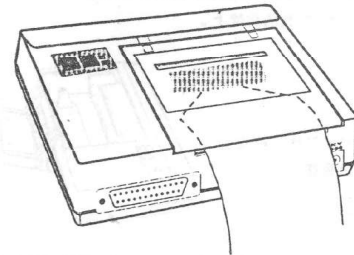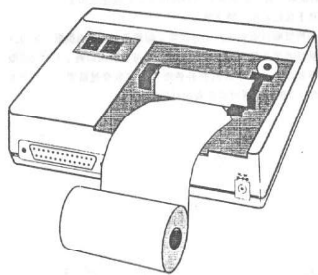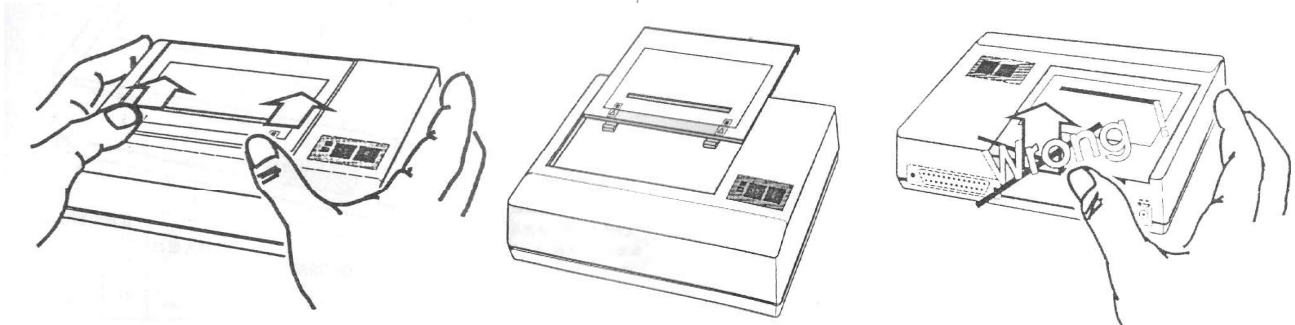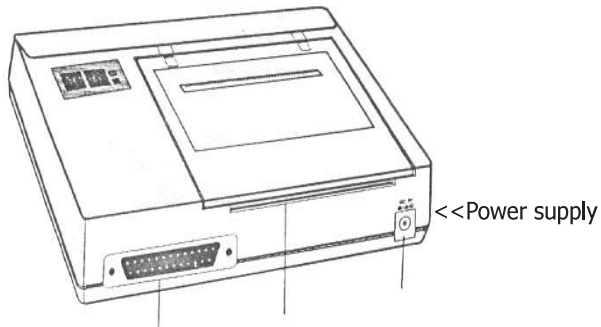

- For big paper rolls

Ribbon type:

EPSON ERC - 09P (Purple)
 EPSON ERC - 09B (Black)

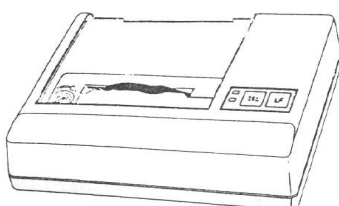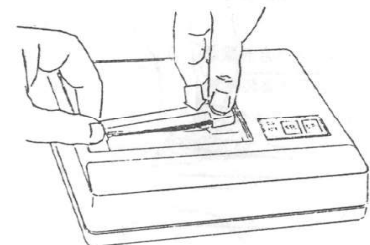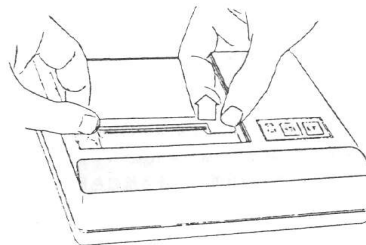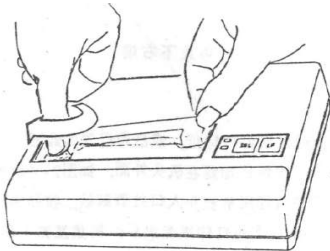

- To check the printer keep the "SEL" key pressed while connecting the power supply. The printer starts to print the test page.

